


Anschlussmöglichkeiten für analytische HPLC-Säulen, Vorsäulen und Vorsäulenkartuschen, 2 - 3 - 4 - 4,6 mm ID

1. Vorsäule und Hauptsäule

- 1.1 Verbindung mittels Kapillare oder einteiligem Säulenverbinder aus PEEK (Art.-Nr. 590253)
1.2 Direkte Kopplung mittels Verbindungsmutter (Art.-Nr. 424204) und Edelstahlverbindungsteil (Art.-Nr. 424404), siehe Katalog 2020-d, Seite 122.



590253

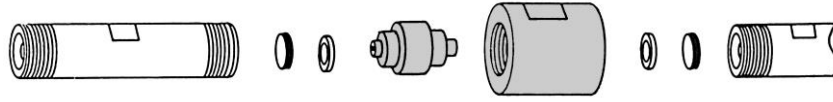

424204 + 424404


2. Säulenanschluss für ECO-Säulen 2 – 4 mm ID-Säulen

Die ECO-Säule wird ohne Säulenköpfe und Fittingadapter geliefert, lediglich mit Verschlusskappen.
Zum Säulenanschluss benötigen Sie:

2 St. Säulenkopf, Art.-Nr. 424201


2 St. Fittingadapter, Art.-Nr. 424202

siehe auch Katalog S. 122.

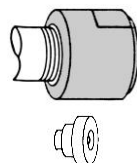

3. Vorsäulenkartuschen und Hauptsäule, siehe Katalog Seite 123

3.1 Kartuschenhalter mit 10/32 UNF-Gewinde (Anschluss über Kapillare), Art.-Nr. 424271 und 424272

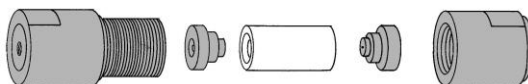

3.2 Kartuschenkopf, direkte Verbindung von Kartusche und Säule, Art.-Nr. 424262, 424266 und 424267



Weitere Einzelheiten und Erläuterungen siehe Katalog 2020-d, Seite 122-123.



– Chromatographie Service GmbH

Am Parir 27 · 52379 Langerwehe

Telefon 024 23 / 40493-0 · Fax 024 23 / 40493-49

E-Mail: info@cs-chromatographie.de

Besuchen Sie unseren **Online-Shop** unter: www.cs-chromatographie.de